

OHAUS CR a CX Séria prenosných, kompaktných váh

Návod na použitie



Ohaus kompaktné váhy

Modely CR a CX

Modely CR221-CX621 sa líšia iba vážiacou kapacitou. Pokiaľ nebude bližšie špecifikované, platí tento manuál pre všetky modely.

Kalibračné závažia nie sú priložené k váhe.


Pre najlepšie výsledky, používajte váhu pri špecifikovanej optimálnej teplote.

Pre najlepšie výsledky, vážte v čistom prostredí bez elektrostatických a magnetických polí, prachu, nečistôt, vlhkosti alebo vibrácií.

Používajte váhu ohľaduplne, jemne ukladajúc vážené predmety do stredu platne. Zabránením hrubého zachádzania predĺžite životnosť vašej váhy.

Inštalácia


Pre použitie vytiahnite ochranný prepravný plast (vid'.obrázok).

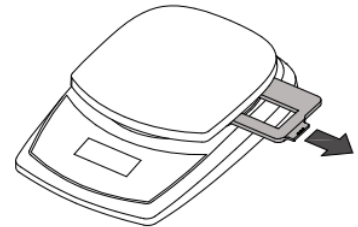

Inštalácia batérií

Priložené sú 3 tužkové batérie (AA).

- Odstráňte kryt na batérie na spodku váhy a vložte ich ako je indikované na obrázku
- Nepoužite prílišnú silu a nestláčajte vážiacu platňu.
- Vložte kryt.

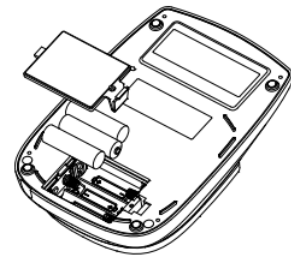

Sieťový adaptér

Sieťové adaptéry sú voliteľné príslušenstvo.

- Spojte adaptér s váhou pomocou prípojky na zadnej strane váhy.
- Zasuňte adaptér do elektrickej siete.

Ukazovatele na displeji

Test: Keď sa váha zapne, objavia sa všetky segmenty displeja približne na 3 sekundy

Stabilizácia: Pri stabilizovanej polohe zobrazuje v ľavom dolnom rohu *

Preťaženie: Ak je vážený predmet ťažší ako je kapacita váhy, zobrazí sa "E". Vážený predmet by mal byť okamžite zložený z váhy.

Záporná hodnota: Ak sa z váhy zloží predmet, bude akákoľvek hodnota, ktorá bola označená ako nula (tara), zobrazená ako záporné číslo. Označená nulová hodnota (tara), môže byť zrušená stlačením "→0←".


Tarovanie: Položte tarovanú vzorku na váhu. Stlačte "→0←" a na displeji sa zobrazí nula. Ďalšie predmety môžete pridávať až do dosiahnutia kapacity váhy.

Indikácia vybitých batérií: Ak sú batérie vybité, na displeji sa zobrazí "Lo".

Automatické vypínanie sa: Váha sa automaticky vypne približne po 5 minútach nečinnosti, aby sa ušetrili batérie. Táto vlastnosť je aktívna iba pri používaní batérií.


Tlačidlá

"→0←": Stlačením tohto tlačidla sa váha zapne. To isté tlačidlo sa používa na nulovanie. Ak chcete váhu vypnúť, stlačte a držte tlačidlo 3 sekundy.

 : Krátke stlačenie mení váziacu jednotku. Dlhšie stlačenie tohoto tlačidla začína kalibráciu.




Kalibrácia

Pre najlepšie výsledky, pravidelne kalibrujte váhu. Toto je obzvlášť dôležité, ak sa váha používa v dlhších intervaloch.

- Váha sa musí zahriať a stabilizovať 2 minúty pred kalibráciou.
- Stlačte a držte  až kým sa na displeji nezobrazí nápis [CAL]. Ak si neželáte kalibrovať váhu, kalibračný proces je možné ukončiť v tomto kroku vypnutím váhy.
- Uistite sa, že na váhe nie je nič položené. Stlačte "→0←" pre začatie kalibrácie.
- Stlačte "→0←" pre nastavenie nuly.
- Na displeji sa ukáže „[Cxxx]“, kde xxx znamená hmotnosť kalibračného závažia.
- Položte na stred vážiacej plošiny požadované kalibračné závažie a stlačte "→0←".
- Vyčkajte až sa ukončí kalibračný proces !
- Po správnej kalibrácii sa váha vráti do normálneho režimu váženia a zobrazuje hmotnosť kalibračného závažia.

Poznámka: ak sa na displeji zobrazí [CAL E] znamená to, že počas kalibrácie nastala chyba a kalibrácia by sa mala zopakovať. [CAL E] sa zobrazí ak neboli kroky kalibrácie uskutočnené v správnom poradí, alebo ak bolo na váhu položené nesprávne závažie.

Vyp./Zap. podsvietenie (platí pre model CX)

1. Stlačte a držte  až kým sa na displeji nezobrazí nápis [CAL]. Potom stlačte  pre pohyb do ďalšieho menu b.Auto.
2. Stlačte  pre pohyb do ďalšieho menu b.ON / b.OFF. Stlačte "→0←" pre potvrdenie nastavenia podsvietenia a vráťte sa k váženiu.

| | |
|-------------------------------|--|
| Hmotnostné jednotky | g, oz, ozt, dwt |
| Kalibrácia | digitálna kalibrácia pomocou tlačidiel |
| Čas stabilizácie | 3 sekundy |
| Maximálne preťaženie | 150% kapacity |
| Indikácia preťaženia | E |
| Indikácia podváženia | záporná hodnota |
| Automatické vypínanie sa | 5 minút nečinnosti |
| Optimálna prevádzková teplota | 64° - 77°F / 18° - 25°C |
| Energia | 3 tužkové batérie (AA) |
| Rozmery d x š x v (mm) | 205x145x45 |
| Hmotnosť (lb/kg) | 1,3 / 0,6 |