



Scout[®] SJX Sériá

Užívateľská príručka



1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Definícia znakov

VAROVANIE	Pre nebezpečné situácie so stredne vysokým rizikom, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť, pokiaľ nie sú pokyny dodržované.
UPOZORNENIE	Pre nebezpečné situácie s nízkym rizikom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie prístroja, stratu dát alebo zranenie, pokiaľ nie sú pokyny dodržované.
Pozor	Pre dôležité produktové vlastnosti.
Poznámka	Pre užitočné informácie o produkte.

Varovné symboly



Všeobecné nebezpečenstvo



Elektrické napätie

Bezpečnostné opatrenia



UPOZORNENIE: Pred inštaláciou, napájaním alebo servisom tohto zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné varovania. Nedodržanie týchto varovaní by mohlo viesť k zraneniu osôb a / alebo poškodeniu majetku. Uschovajte všetky pokyny pre budúce použitie.

- Presvedčte sa, že elektrický kábel neprekáča a nepredstavuje žiadne riziko
- Používajte len schválené príslušenstvo a periférie.
- Prevádzkujte prístroj v prostredí špecifikovanom v tomto návode na obsluhu.
- Pred údržbou odpojte prístroj zo zásuvky.
- Nepoužívajte váhu vo výbušných a nestabilných prostrediach
- Servis môže byť vykonaný len vyškolenou osobou

Doporučené použitie

Prístroj používajte výhradne pre účely popísané v návode. Akýkoľvek iný spôsob použitia a prevádzky mimo technických špecifikácií bez písomného súhlasu spoločnosti OHAUS, je považovaný za nevhodný.

Tento nástroj je v súlade s platnými priemyselnými štandardmi a uznávanými bezpečnostnými pravidlami; avšak môže predstavovať nebezpečenstvo pri použití. V prípade, že prístroj nie je používaný podľa návodu na obsluhu, môže byť ochrana prístroja narušená a OHAUS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Akýkoľvek iný spôsob použitia a prevádzky mimo technických špecifikácií je považovaný za nevhodný.


2. INŠTALÁCIA

2.1 Výber vhodného miesta

Produkt používajte na tvrdom pevnom povrchu. Vyhnite sa miestam s vysokými výkyvmi teplôt, prievanu, teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Nechajte dostatočné miesto pre produkt a manipuláciu s ním.


2.2 Odomknutie prepravného zámku

Na spodnej strane váhy otočte ukazovateľ o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek k odomknutiu.

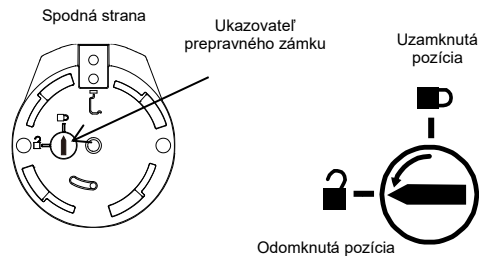

2.3 Inštalácia váziacej misky

Váhy s obdĺžnikovou váziacou miskou sa dodávajú s držiakom nerezovej vážnej misky, ktorý treba nainštalovať ako znázorňuje obrázok a otočiť proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nezapadne na určené miesto. Váhy s guľatou váziacou miskou sa inštalujú položením držiaku vážnej misky na určené miesto.

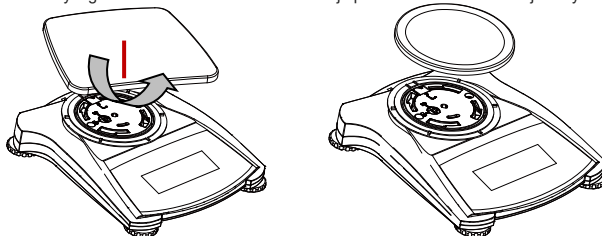

2.4 Vyrovnanie - vodováha

Nastavujte vyrovnávacie nožičky, pokiaľ sa bublinka neocitne v strede libely. Pri zmene miesta skontrolujte vodováhu a prípadne nastavte produkt do vodorovnej polohy.




2.5 Napájanie

AC Adaptér

Pripojte napájací kábel AC adaptéra do napájacieho konektora prístroja a potom pripojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky.



POZOR: Používajte len originálne adaptéry špecifikované spoločnosťou OHAUS.

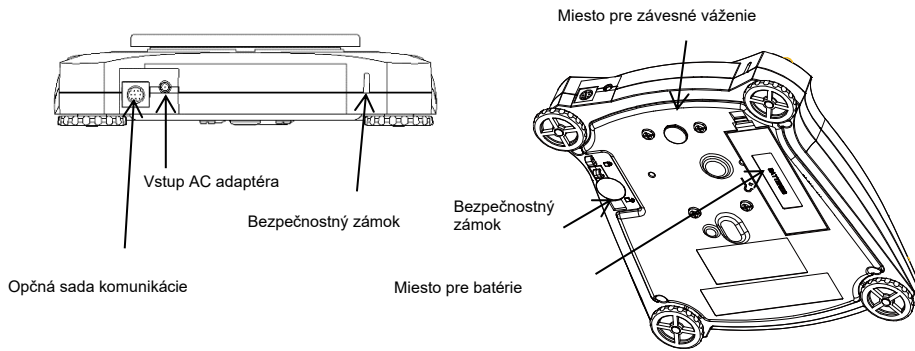

Inštalácia batérií


Nainštalujte 4 ks "AA" batérií so správnou orientáciou polarít na určené miesto.

2.6 Úvodná kalibrácia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť spravená kontrola presnosti pred prvým použitím. Pokiaľ je nutná úprava, pokyny nájdete v časti Kalibrácia.

3. POUŽÍVANIE

3.1 Prehľad displeja, obrazovky

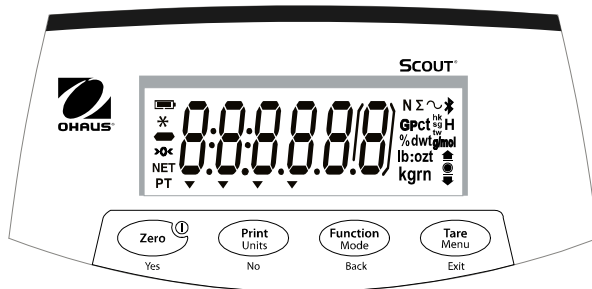

Tlačidlo	Zero Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Krátke stlačenie	Zero/On zapne váhu pokiaľ je váha zapnutá, vynuluje display	Tlač Print	Zmena režimu váženia/ funkcie Function	Tarovanie Tare
Dlhé stlačenie	Off Vypnutie váhy	Zmena jednotky Units	Zmena režimu váženia Mode	Vstup do menu váhy Menu
Krátke stlačenie (Menu funkcie)	Yes Príjme zobrazené parametre	No Prestup na ďalší bod v menu	Krok späť Back	Výstup z menu Exit

3.2 Štruktúra menu

Cal	Setup	Mode	Unit	End
Span	Reset	Reset	Reset	
Lin	Filter	Weighing	g	
	AZT	Density	kg	
	StableRange	Mole Weighing	oz	
	Backlight		lb:oz	
	Auto Tare		lb	
	Auto Off		N	
End	End	End	End	

3.3 Používaní váh

Poznámka: Pred použitím ľubovoľnej aplikácie, uistite sa, že poloha bola vyrovnaná a prístroj bol kalibrovaný.

Váženie

1. Ak treba, položte prázdnu nádobu na vážiacu miskú a stlačte Tare.
2. Pridajte vzorku do nádoby alebo na vážiacu miskú. Na displeji sa zobrazí hmotnosť vzorky.

4. ÚDRŽBA

4. Čistenie



VAROVANIE: Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Odpojte prístroj z elektrické zásuvky.

Uistite sa, že sa žiadna kvapalina nedostane do tela váhy alebo terminálu.



POZOR: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie, amoniak, alebo iné abrazívne produkty.

Na telo váhy používajte mierne navlhčenú handričku vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom.

Vnútoraná kalibrácia

1. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU** až kým sa nezobrazí na displeji
2. Po uvoľnení tlačidla sa na displeji zobrazí [C.A.L.]
3. Stlačte **Yes** pre potvrdenie kým sa nezobrazí [in.CAL]
4. Stlačte **Yes** pre spustenie internej kalibrácie. Nulový výsledok sa automaticky ukladá
5. Keď sa na displeji zobrazí [PULL] vytiahnite páčku internej kalibrácie
6. Následne sa na displeji zobrazí [C]
7. Keď sa na displeji zobrazí [PUSH] zatlačte páčku internej kalibrácie.
8. Na displeji sa môže ešte niekoľko krát zopakovať povel [PULL] a [PUSH]
9. Keď sa na displeji objaví [donE] kalibrácia bola úspešne dokončená. Následne sa na displeji zobrazí nulová hmotnosť čím je váha pripravená na používanie.



Funkcie:

Váha série Scout SJX má tieto funkcie:
 [WEIGH] – váženie
 [Count] – počítanie kusov
 [Percent] – percentuálne váženie
 [CHECK] – kontrolné váženie
 [totAL] – sčítavanie
 [SPEC-Gr] – stanovenie hustoty
 [Hold] – podržanie hodnoty na displeji

4.2 Riešenie problémov

Pre riešenie technických problémov prosím kontaktujte autorizovaného partnera OHAUS, alebo navštívte našu webovú stránku www.ohaus.com pre pomoc s lokalizáciou najbližšieho servisného bodu.

5. TECHNICKÉ DÁTA

Technické dáta sú platné len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

- Používanie v interiéri
- Teplota prevádzky: ° C do ° C.
- Špecifikovaná teplota prevádzky: ° C to ° C
- Relatívna vlhkosť: maximum 80% do 31 ° C, s možnosťou zníženia linearity o 50% pri 40 ° C.
- Nadmorská výška: do 2000 m.
- Napájacie napätie: 100-240 V, 1 A, 50/60 Hz ", 12 V, 1 A, 12 V nabíjaci akumulátor, 4 x AA (LR6) batérie
- Fluktuácia napätia do ± 10% menovitého napätia.
- Stupeň znečistenia: 2
- Kategória inštalácie: II

ŠPECIFIKÁCIE:

MODEL	SJX323 SJX323/E	SJX322 SJX322/E	SJX622 SJX622/E	SJX1502 SJX1502/E	SJX621 SJX621/E	SJX3201 SJX3201/E	SJX6201 SJX6201/E	SJX8200 SJX8200/E
Váživosť	64g/320 CT	320g	620 g	1500 g	620 g	3200 g	6200 g	8200 g
Dielik d	0.001 g/0.005ct	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	1 g
Opakovateľnosť (std. dev.)	2 0,002g/0,01ct	0,01g	0,01 g	0,02 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	1 g
Linearita	0,003 g/0,015ct	0,01 g	0,02g	0,03g	0,1g	0,1g	0,2g	1 g
Napájanie	Sieťový adaptér Vstup 100-240V 50 / 60Hz a výstup 5V DC alebo 4AA batérie							

MODEL	SJX323M	SJX622M	SJX1502M	SJX620M
Váživosť	64g /320ct	620g	1500g	6200g
Delení d	0,001g/0,01 ct	0,01g	0,01g	0,1g
Overovací dielik e	0,01g/0,1ct	0,1g	0,1g	1g
Opakovateľnosť (std. dev.)	0,002g/0,01ct	0,01g	0,02g	0,1g
Linearita	0,003g/0,02ct	0,02g	0,03g	0,2
Napájanie	Sieťový adaptér vstup 100-240V 50/60Hz a výstup 5V DC alebo 4AA batérie			

6. ZHODY

Dodržanie týchto noriem je indikované príslušnou značkou na výrobku./E

Značka	Štandard
	Tento výrobok vyhovuje smerniciam EU 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) a 2014/31 / EU (NAWI). Prehlásenie o zhode EU je k dispozícii on-line na www.ohaus.com/ce
	Tento výrobok vyhovuje smerniciam EU 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) a 2014/31 / EU (NAWI). Prehlásenie o zhode EU je k dispozícii on-line na www.ohaus.com/ce
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 (973) 377-9000
Fax: +1 (973) 944-7177
With offices worldwide.
www.ohaus.com

*** 30269065 ***