


### DISPLEJ A TLAČIDLÁ Valor 4000

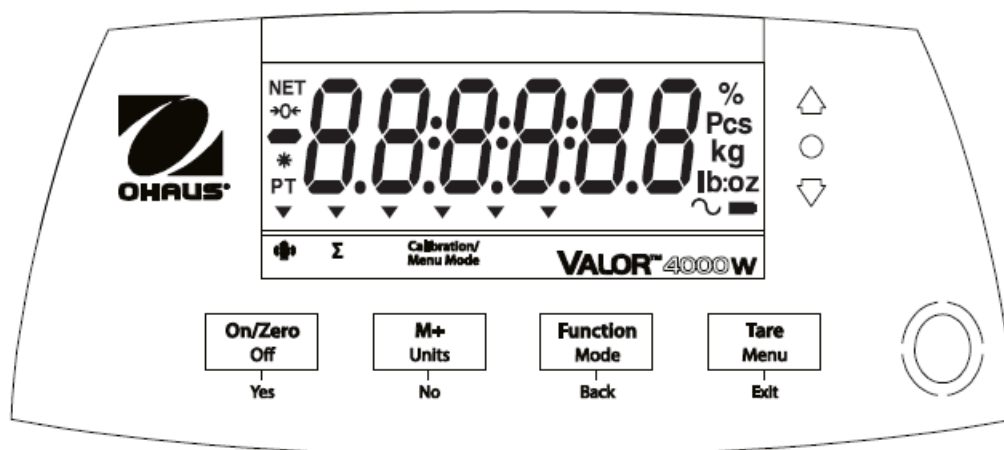

| Tlačidlo                                     | Primárna funkcia (krátke stlačenie <sup>1</sup> )                                                                                                  | Sekundárna funkcia ( dlhé stlačenie <sup>2</sup> )                                                | Menu funkcia ( krátke stlačenie)                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>On/Zero<br/>Off</div> <div>Yes</div>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapína váhy</li> <li>Vynuluje displej</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypína váhy</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberie/prijíma zobrazené nastavenia</li> </ul>      |
| <div>Function<br/>Mode</div> <div>Back</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zahájenie vyvoleného režimu váženia</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výber vážiaceho režimu ( aktivácia v menu váhy)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrátenie o krok späť</li> </ul>                      |
| <div>M+<br/>Menu</div> <div>Exit</div>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sčítavanie údajov, zobrazí sčítané údaje pri nule</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmena jednotky</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odopretie/ ignorácia vyvoleného bodu menu</li> </ul> |
| <div>Tare</div>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadávanie/ nulovanie hodnoty tary</li> <li>Vymazanie sčítavaných hodnôt pri zobrazení informácií</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vstup do menu</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výstup z menu</li> </ul>                             |

#### Poznámky:

<sup>1</sup> Krátke stlačenie – menej ako 1 sekunda

<sup>2</sup> Dlhé stlačenie – viac ako 2 sekundy

**Statické váženie:**

Tento režim je predvolený.

1. Ak to chcete navoliť, stlačte dlho tlačidlo FUNCTION, kým [WeIGH] (váženie) sa zobrazí na displeji.
2. Ak si to želáte, umiestnite prázdnu nádobu na misku a stlačte tlačidlo TARE, ktorým si vytarujete hmotnosť nádoby.
3. Pridajte vzorky do nádoby alebo na vážiacu misku. Na displeji sa zobrazí hmotnosť vzorky.

**Percentuálne váženie**

Tento režim meria hmotnosť vzorky v percentách z referenčnej hmotnosti.

1. V prípade potreby umiestnite prázdnu nádobu na váhu a stlačte tlačidlo Tare.
2. Stlačte a podržte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí [Perct]. [Clr.ref] (odkaz na vymazanie referenčnej hodnoty) sa potom zobrazí. Ak neexistuje žiadna referenčná hmotnosť, váhy vás vyzývajú na vzorkovanie [Put.ref]- pridajte referenčnú vzorku, pokračujte krokom 5.
3. Stlačte Nie pre použitie uloženej referenčnej hmotnosti a prejdite ku kroku 6..
4. Stlačte Áno pre vytvorenie novej referenčnej vzorky. Na displeji sa zobrazí [Put.ref].
5. Pridajte požadovaný referenčný materiál na misku alebo nádoby vytarovanej. Stlačte Áno pre uloženie referenčnej hmotnosti. Na displeji sa zobrazí 100%.
6. Vymeňte referenčný materiál na vzorku. Na displeji sa zobrazí percento vzorky v porovnaní s referenčnou hmotnosťou.
7. Ak chcete vymazať uložené referenčné údaje, stlačte a podržte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí [Perct]. Stlačením tlačidla Áno sa zobrazí [Clr.ref].

Poznámka: Stlačením tlačidla FUNCTION sa zobrazí aktuálna referenčná hmotnosť.

**Kontrolné váženie /počítanie /%**

Tento režim použite na porovnanie hmotnosti, percenta alebo počtu položiek v cieľovom rozmedzí . Váhy podporujú pozitívne, negatívne a nulové kontroly hmotnosti/ ks, % .

**Kontrolné váženie**

Nastavte kontrolné váženie pre hmotnosť v ponuke Mode . Tento režim použite na porovnanie hmotnosti položiek v rámci limitov tolerančných.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Mode , kým sa nezobrazí [CHECK] ( Kontrola ) . [ CL.limM ]- vymazať limity sa zobrazí na displeji .
2. Stlačte Nie pre použitie uložených kontrolných limitov a pokračujte krokom 5. .
3. Stlačte Áno pre vytvorenie novej hodnoty limitu . Váha sa potom zobrazí [ Set . Lo ]- nastavte spodný limit . Stlačte Áno pre zobrazenie " Low "- spodnej limitovej hodnoty . Stlačte tlačidlo YES pre potvrdenie, alebo NO, ak chcete upraviť " Low " – spodnú limitovú hodnotu. Uložená hodnota potom zobrazuje sa prvá číslica [000,000 kg ] . Opakovane stlačte NO, kým sa neobjaví požadované číslo . Stlačte tlačidlo YES pre potvrdenie a preskočenie na ďalšiu číslicu . Opakujte celý proces , kým nie sú všetky číslice sú správne . Stlačením YES potvrdíte " spodnú" limitnú hodnotu , [ Set . Hi ] sa zobrazí .
4. Opakujte rovnaký postup pre prijatie alebo upraviť " najvyšší limit"- hodnotu .
5. Ak je to nutné , umiestnite prázdnu nádobu na misku a stlačte tlačidlo TARE .
6. .Vzorky materiálu Umieštnite na vážiacu misku alebo v kontajneri . Ak je hmotnosť vzorky v spodnom limite, svieti žltá LED dióda.

Keď sa hmotnosť vzorky nachádza v rozsahu cieľovej hmotnosti , rozsvieti sa zelená LED. Ak je hmotnosť vzorky nad prípustným limitom cieľovej hmotnosti , červená LED dióda svieti .

Poznámka : Stlačením tlačidla FUNCTION pre zobrazenie spondného a najvyššieho limitu. Samotný proces kontrolného váženia je možné navoliť na kontrolu %, a počtu kusov.

**Percentuálne váženie**

Nastavte váhy na percentuálne váženie . Tento režim použite na porovnanie hmotnosti vzorky voči referenčnej vzroke.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Mode , kým sa nezobrazí PERCENT na displeji a Stlačte YES pre vytvorenie novej referenčnej hmotnosti.
2. Položte referenčnú vzorku na misku a stlačte YES. Váhy zapamätajú novú referenčnú hmotnosť.
3. Položte na misku vzorku a odčítajte výsledok na displeji.