



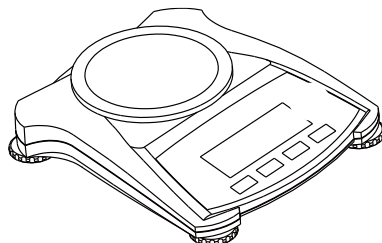

Scout[®] SKX Série

Užívateľská príručka

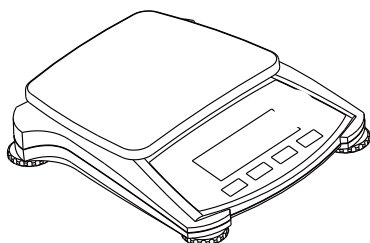

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Definícia znakov

VAROVANIE: Pre nebezpečné situácie so stredne vysokým rizikom, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo smrť ak nie sú pokyny dodržiavané.

UPOZORNENIE Pre nebezpečné situácie s nízkym rizikom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie prístroja, stratu dát alebo zranenie ak nie sú pokyny dodržiavané.

POZOR Pre dôležité produktové vlastnosti.

POZNÁMKA Pre užitočné informácie o produkte

Varovné symboly



Obecné nebezpečenie



Elektrické napätie

Bezpečnostné opatrenia



UPOZORNENIE: Pred inštaláciou, napájaním alebo servisom tohto zariadenia si prečítajte všetky bezpečnostné varovania. Nedodržanie týchto varovaní by mohlo viesť k zraneniu osôb a / alebo poškodeniu majetku. Uchovajte všetky pokyny pre budúce použitie.

- Presvedčte sa, že elektrická šnúra neprekáža a nepredstavuje žiadne riziko
- Používajte iba schválené príslušenstvo a periférie.
- Prevádzkujte prístroj v prostredí špecifikovanom v tomto návode na obsluhu.
- Pred údržbou odpojte prístroj zo zástrčky.
- Nepoužívajte váhu vo výbušných a nestabilných prostrediach.
- Servis môže byť vykonaný iba vyškolenou osobou

Odporúčané použitie

Prístroj používajte výhradne pre účely napísané v manuáli. Akýkoľvek iný spôsob použitia a prevádzky za hranicami technických špecifikácií bez písomného súhlasu spoločnosti OHAUS, je považovaný za nevhodný.

Tento nástroj je v súlade s platnými priemyselnými štandardmi a uznávanými bezpečnostnými pravidlami; však môže predstavovať nebezpečenstvo pri použití.

V prípade, že prístroj nie je používaný podľa návodu na obsluhu, môže byť ochrana prístroja narušená a OHAUS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Akýkoľvek iný spôsob použitia a prevádzky za hranicami technických špecifikácií je považovaná za nevhodný.


2. INŠTALÁCIA

2.1 Výber vhodného miesta

Produkt používajte na tvrdom pevnom povrchu. Vyhnite sa mieste s vysokými výkyvmi teploty, prievanu, teplu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Nechajte dostatočné miesto pre produkt a manipuláciu s ním.


2.2 Odomknutie transportného zámku

Na hornej strane váhy, otočte ukazovateľ o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek k odomknutiu.

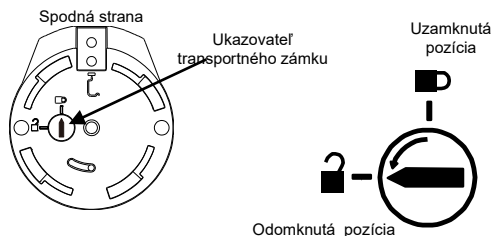

2.3 Inštalácia vážiacej misky

Váhy s oddeliteľnou vážiacou miskou prichádzajú s držiakom nerezové váhni misky, ktorý je potrebné nainštalovať ako znázorňuje obrázok a otočiť proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na vhodné miesto. Váhy s guľatou vážiacou miskou sa inštalujú s položením držiaku váhni misky na určené miesto.

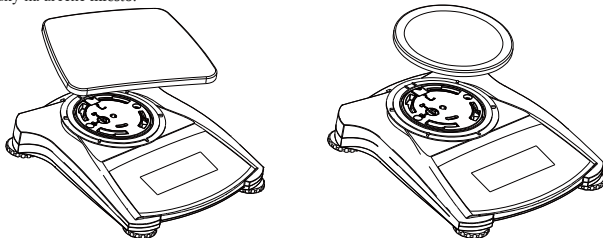

Vyrovnanie - vodováha

Nastavte vyrovnávaciu nožku, váhy budú vo vodováhe. Pri zmene miesta skontrolujte vodováhu a prípadne vykonajte nastavenie produktu do vodorovnej polohy.


2.4 Napájanie

AC Adaptér


Pripojte napájací kábel AC adaptéra do napájacieho konektora vstupu tohto nástroja, a potom pripojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky.



DR: Používajte len originálne adaptéry špecifikované spoločnosťou OHAUS

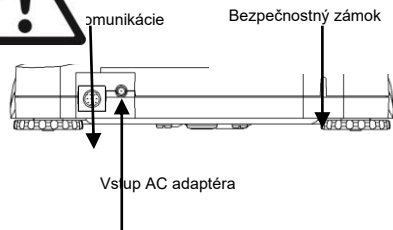

Miesto

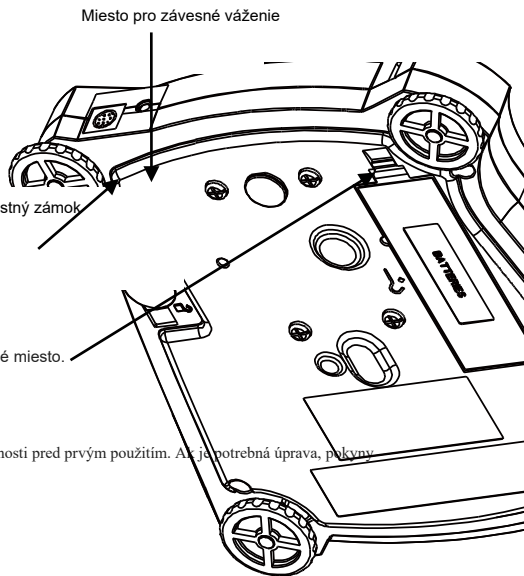

Inštalácia batérií

Nainštalujte 4 ks "AA" batérií s vhodnou orientáciou polarít na vhodné miesto.


2.5 Úvodná kalibrácia

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, by mala byť vykonaná kontrola presnosti pred prvým použitím. Ak je potrebná úprava, pokyny nájdete v časti Kalibrácia návodu na použitie.

3. POUŽÍVÁNIE

3.1 Prehľad Display-a, obrazovky

Funkcie
tlačítok

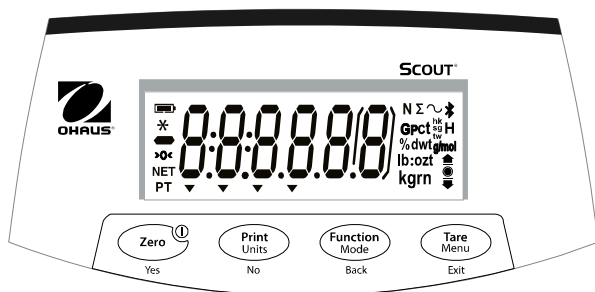

Tlačidlo	Zero Yes	Print Units No	Function Mode Back	Tare Menu Exit
Krátke stlačenie	Zero/On zapne váhu pokiaľ je váha zapnutá, vynuluje display	Print Tlač	Function Zmena režimu váženia/ funkcie	Tare Tarovanie
Dlhé stlačenie	Off Vypnutie váhy	Units Zmena jednotky	Mode Zmena režimu váženia	Menu Vstup do menu váhy
Krátke stlačenie (Menu funkcie)	Yes Príjme zobrazené parametre	No Prestup na ďalší bod v menu	Back Krok späť	Exit Výstup z menu

3.2 Štruktúra menu

Cal	Setup	Mode	Unit	End
Span	Reset	Reset	Reset	
Lin	Filter	Weighing	g	
	AZT	Density	kg	
	StableRange	Mole Weighing	oz	
	Backlight		lb:oz	
	Auto Tare		lb	
	Auto Off		N	
End	End	End	End	

3.3 Používání váh

Poznámka: Pred použitím ťubovotnej aplikácie, uistite sa, že poloha bola vyrovnaná a prístroj bol kalibrovaný.

Váženie

1. Ak treba, položte prázdnu nádobu na vážiacu miskú a stlačte Tare.
2. Pridajte vzorku do nádoby alebo na vážiacu miskú. Na displeji sa zobrazí hmotnosť vzorky.

4. ÚDRŽBA

4. Čistenie



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Odpojte prístroj z elektrickej zásuvky. Uistite sa, že žiadna kvapalina sa nedostane do tela váhy alebo do terminálu.



POZOR: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie, amoniak, alebo iné abrazívne produkty.

Na telo váhy používajte navlhčenú tkaninu vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom.

6. ZHODY

Dodržiavanie týchto noriem je indikovaná príslušnou značkou na výrobku

Značka	Standard
	Tento výrobok vyhovuje smerniciam EU 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) a 2014/31 / EÚ (NAWI). Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii on-line na www.ohaus.com/ce
	Tento výrobok vyhovuje smerniciam EU 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) a 2014/31 / EÚ (NAWI). Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii on-line na www.ohaus.com/ce
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 (973) 377-9000
Fax: +1 (973) 944-7177

With offices worldwide. www.ohaus.com

30269066

P/N 30269066 A © 2015 Ohaus Corporation, all rights reserved.